

# Istruzioni per l'uso




1  
Raccogli 5-10 racimoli  
(usa forbici sterili)



2  
Ineriscili nel  
sacchetto sterile  
incluso nel kit



3  
Pigia l'uva e  
miscela bene

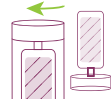

4  
Svita il tappo di Self-brett for grape®  
e riponilo a testa in su  
(senza toccare l'agar)



5  
Versa il mosto  
in Self-brett for grape®  
fino alla linea indicata



6  
Chiudi e  
agita leggermente




7  
Attendi  
60 secondi



8  
Svuota  
la provetta



9  
Lascia sgocciolare  
Self-brett for grape®

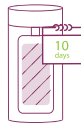

10  
Chiudi, lascia a  
temperatura ambiente  
e attendi 10 giorni



11  
Osserva se è  
cambiato colore



12  
Controlla se c'è  
cattivo odore



13  
Osserva  
le colonie sull'agar

## VALUTA LIVELLO DI CONTAMINAZIONE

