



ISTRUZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DI UVE E MOSTI

Nella scatola potrai trovare:

- 2 provette di autoanalisi
- 2 sacchetti sterili
- Mattonelle da congelatore

Procedimento:

30/40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA:

- Raccogliere nei sacchetti sterili i grappoli o dei racimoli (scegliere liberamente), facendo attenzione a campionare con la massima rappresentatività. Mantenere i sacchetti con cura, questi dovranno essere inviati in condizioni refrigerate al laboratorio.
- Preparare le provette di autoanalisi: riempire di mosto le provette fino alla linea segnata sulla slide (vedi immagine). Agitare con cura la provetta per 1 minuto, dopodiché svuotarla e richiuderla. Questa dovrà essere inviata insieme ai grappoli al laboratorio.
RICORDA: per le tue analisi non necessiti di sterilità, apri la tua provetta nelle vicinanze delle vasche, in modo da poterla riempire con facilità!



